

## Stemi SV11 体视显微镜操作步骤

1. 打开电源插座开关，将计算机电源打开。
2. 按下显微镜主机电源绿色开关至“1”位置。
3. 打开计算机桌面上 Axiovision 4.6 软件。
4. 将所要观察样品放置载物台上。
5. 调节亮度调节器（1-4 档可选择）。
6. 选择物镜放大倍数（ $\times 0.6$ ， $\times 0.8$ ， $\times 1.0$ ， $\times 1.2$ ， $\times 1.6$ ， $\times 2.0$ ， $\times 2.5$ ， $\times 3.2$ ）。
7. 点击图像采集 Live 键  $\rightarrow$  properties  $\rightarrow$  Adjust  $\rightarrow$  measure 键测试照相的亮度。
8. 点击 Pixel 选择图像放大倍数与物镜放大倍数相同。
9. 点击 Snap 进行拍照。
10. 点击 Scale bar，移动鼠标将标尺加到图像中。
11. 点击 Save 图像保存。
12. 图像拍摄完毕，关闭计算机。
13. 关闭亮度调节器至 1 档位置。
14. 关闭显微镜主机电源绿色开关至“0”位置。
15. 关闭电源插座开关。

**注意：不可擅自使用 U 盘复制照片。需要照片联系仪器管理人员刻录光盘。**