

旋光仪的操作规程

开机操作过程：

1. 接通仪器电源。
2. 选择光源：可以选择 Na/Hal 和 Hg 光源，点击按钮即可。
3. 点击 set 可以输入样品信息，按 enter 依次可以输入 Sample No、Sample ID、Sample Comment、Sample Temperature 等。
4. 点击 Wavelengthe，按 ↑ ↓ 可以选择需要的测定的波长。仪器可以选择 589nm (Na 光光源的波长)、365nm、436nm、546nm 的波长。
5. 可以点击 Mol 输入测量物质的摩尔质量。
6. 可以点击 Conc 输入测定物质的浓度。
7. 参数设定完毕，装填样品与旋光管中，测定物质旋光度。

关机操作过程：

1. 取出旋光管、关闭光源。
2. 关闭仪器电源。
3. 清洗旋光管及其取样滴管。