

荧光/磷光/发光分光光度计操作步骤

1. 打开计算机，再开仪器主机电源，预热 15 至 20 分钟
2. 双击桌面 FL Winlab 图标
3. 点击进入仪器设置页面，设置 Ex、Em 值及 Ex/Em 的 Slit Width 值，选择合适的 Emission Filter，点击 OK。
4. 根据实验需要选择 Single Read /Scan/Time Drive/WPR 等相应图标，点击进入
5. 设置好参数，编辑文件名称
6. 打开样品槽，放入样品比色皿。
7. 点击红绿灯，运行程序（红灯运行，绿灯停止）。
8. 每一个样品测定完成，都会出现提示更换样品，依次操作，直至全部样品测定完成。
9. 实验结束，取出样品。
10. 导出数据，关闭软件。
11. 关仪器主机电源，关闭计算机。