

## 流动注射分析仪操作规程

### 一、开机前的准备

- 1、检查主机，计算机，自动进样器，自动稀释器及打印机上所有联线是否联接好，洗针注液，自动稀释器的储水瓶是否灌满水。
- 2、选择适当的模块，插入相应的滤光片，并把样品管和自动进样器相连接，注意连接处不能漏液。
- 3、开启排风设备。
- 4、除了测量阴离子表面活性剂所用到的试剂，必须经过氩气脱气外，其余各方法使用的所有试剂，必须经过超声波脱气。

### 二、设备运行步骤

- 1、把试剂管路按流动方向固定在蠕动泵上。
- 2、开启总电源，启动蠕动泵，打开计算机，双击“Omnion3.0”软件，打开相应模块的文件夹。
- 3、选择最新的标准曲线，开始测试标准样品。
- 4、测试空白和未知样品，打印数据。
- 5、测试结束，清洗管路，干燥管路。
- 6、最后关闭仪器电源，松开泵管，处理废液，把滤光片放回干燥器。